



Votre partenaire HACCP
Contrôles d'hygiène / Thermométrie / Hygiène générale

Contam Swab Listeria (réf. 000055) - Pack de 6 tests

Détection de *Listeria* spp. directement sur une surface.

PRINCIPE

Le test Contam Swab Listeria est un test microbiologique avec milieu de culture qui permet de rechercher la *Listeria* spp. sur une surface par écouvillonnage.

CONTENU DU PACK DE 6 TESTS

- Ce test est vendu par pack de 6 tests (réf. 000055).
- Chaque pack contient un mode d'emploi.
- Chaque test est constitué d'un sachet contenant un tube avec sa gélose et d'un écouvillon stérile.

CONSERVATION

A température ambiante (+10 à +25°C), à l'abri de la lumière. Voir la DLUO mentionnée sur le tube.

CONTROLE QUALITE

Chaque lot est soumis à un contrôle qualité.

CONFORME A LA NORME :

ISO 18593 et ISO 17604.

PROCEDURE

- 1- Sortir l'écouvillon de son sachet et écouvillonner la surface horizontalement puis verticalement (avec rotation de l'écouvillon entre les deux) sur une surface d'environ 10 x 10 cm.
- 2- Mettre l'écouvillon dans le tube contenant la gélose puis fermer le tube avec son bouchon.
- 3- Ecrire la date et le lieu de prélèvement sur l'étiquette du tube.
- 4- Incuber l'ensemble à 37°C pendant 18-24h.

INTERPRETATION DES RESULTATS (voir l'échelle colorimétrique sur le tube) :

- Si la couleur de la gélose dans le tube est ambre : présomption d'absence de *Listeria* spp.
- Si la couleur de la gélose dans le tube est noire : présomption de présence de *Listeria* spp.

Attention : ce test est un autocontrôle de présomption de présence ou d'absence de *Listeria* spp. Il ne peut en aucun cas remplacer un test de laboratoire.